

LABORATÓRNY PRÍSTROJ NA STANOVENIE ČÍSLA POKLESU

MFT 26

- podľa oficiálnych metodík: AACCC/No. 56-81B, ICC/No. 107/1, ISO/DIS 3093
- jednomiestne prevedenie
- štandard hodnoty čísla poklesu
- nízke náklady na jednu analýzu
- jednoduché bezpečné použitie
- rýchla a jednoduchá metóda
- rozmery (š x h x v): 300 x 395 x 575 mm
- hmotnosť: cca 33 kg
- napájanie 230 V / 50 Hz
- max. príkon (pri zahrievaní): 1.000 W
- prevádzkový príkon: 350 W
- kontrola pripravenosti prístroja (vyhriatie): SW + LED dióda
- komunikácia cez RS 232 (tlačiareň, PC)



Prístroj na stanovenie čísla poklesu bol konštruovaný špeciálne s ohľadom na maximálnu bezpečnosť obsluhy (zamedzenie možnosti oparenia), za účelom zlepšenia obslužnosti prístroja (manipulácia so skúmavkou).

Maximálne množstvo obslužných úkonov je automatizované.

Skúmavka so skúšanou vzorkou (suspenziou) a s viskozimetrickým miešadielkom sa vloží do plastového držiaku, v ktorom sa zasunie do úchytu prístroja.

Po zatlačení tlačítka **START** dôjde k automatickému zasunutiu skúmavky do varnej nádoby a k začatiu testu. Po ukončení testu je skúmavka automaticky vysunutá z varnej nádoby.

Výsledok merania je zobrazený na 3-miestnom displeji a v prípade pripojenej tlačiarne/PC odoslaný na toto zariadenie.

Predaj a servis:

MEZOS-SQ, spol. s r. o., Ul. 29. augusta 5, 974 01 Banská Bystrica

tel./fax: 048/4123216, mobil: 0905 607 867

e-mail: mezos@mezos.sk; web: www.mezos.sk